## Tempshield, Inc.

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA

Gebrauchshinweis: Crvo-Apron® Ausgabedatum: 06. 12. 99 Revision: A

Verwendungszweck: Cryo-Aprons® sind mehrlagige Kälteschutz-Schürzen, die Rumpf und Oberschenkel in hohem Maße vor extrem kalten Lufttemperaturen, vor Kälteübertragung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten sowie vor Kryoflüssigkeitsspritzern schützen. Die Handschuhe sind zur Verwendung für verschiedene Anwendungen und unter zahlreichen Bedingungen vorgesehen.

- Beim Umgang mit Kryoflüssigkeiten sollten die wasserdichten Cryo-Gloves® und die Schürze getragen werden.
- Die Handschuhlänge sollte entsprechend der Anwendung gewählt werden.
  Der Zustand der Schürze muss regelmäßig geprüft werden abgenutzte Schürzen sind zu ersetzen.

Anwendungsbeschränkungen: Die maximale Expositionszeit bei Tiefsttemperaturen hängt von vielen Variablen ab, wie z. B. den Umgebungsverhältnissen, der verrichteten Arbeit und der Physiologie des Benutzers Die langsame Temperaturübertragung durch die Schürze gewährt dem Benutzer ausreichend Zeit, sich rechtzeitig von Gefahrenquellen

Pflegeanweisungen: An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. Nicht für Waschmaschinen oder Wäschetrockner geeignet.\*



\* Cryo-Aprons® wurden nicht für den EG-Waschtest angemeldet.

**Verpackung:** Cryo-Aprons<sup>®</sup> sind individuell in Polyethylenbeuteln verpackt. Versand: Die Schürzen werden zusätzlich in einem geeigneten Versandkarton verpackt, der den jeweiligen Frachtvorschriften entspricht.

Cryo-Aprons® erfüllen alle grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Direktive für Körperschutzmittel. Die Schürze sind ergonomisch konstruiert, weisen keine Risiken und Störfaktoren auf, enthalten keine Materialien, die Allergien oder Gesundheitsschäden verursachen und sind über längere Zeit bequem zu tragen.





Cryo-Aprons® Größen und Ausführungen: EN 340				
Flexibilität Bestanden	Modell	Größe: Breite	Länge	Verschleißfestigkeit1
Kontaktkälte 2	CA36	61cm / 24 Zoll	91cm / 36 Zoll	Reißfestigkeit2
	CA42	61cm / 24 Zoll	107cm / 42 Zoll	
	CA48	61cm / 24 Zoll	122cm / 48 Zoll	
	CA54	61cm / 24 Zoll	137cm / 54 Zoll	

Zusätzliche Kopien dieses Dokuments sind unter folgender Adresse erhältlich: Tempshield, Inc., P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA.

Die EG-Untersuchung wurde durchgeführt vom INSTITUT TEXTILE DE FRANCE Avenue Guy de Collongue B.P. 60 69132 ECULLY CEDEX Frankreich. Benannte Stelle Nr. 0072.